



dataLink™

培养皿标签解决方案

全新软件


所有数据都在培养皿边缘！

interscience

# dataLink™ 如何工作？

## 搭配easySpiral® 使用

使用全自动dataLink™ 解决方案，无需设置参数。

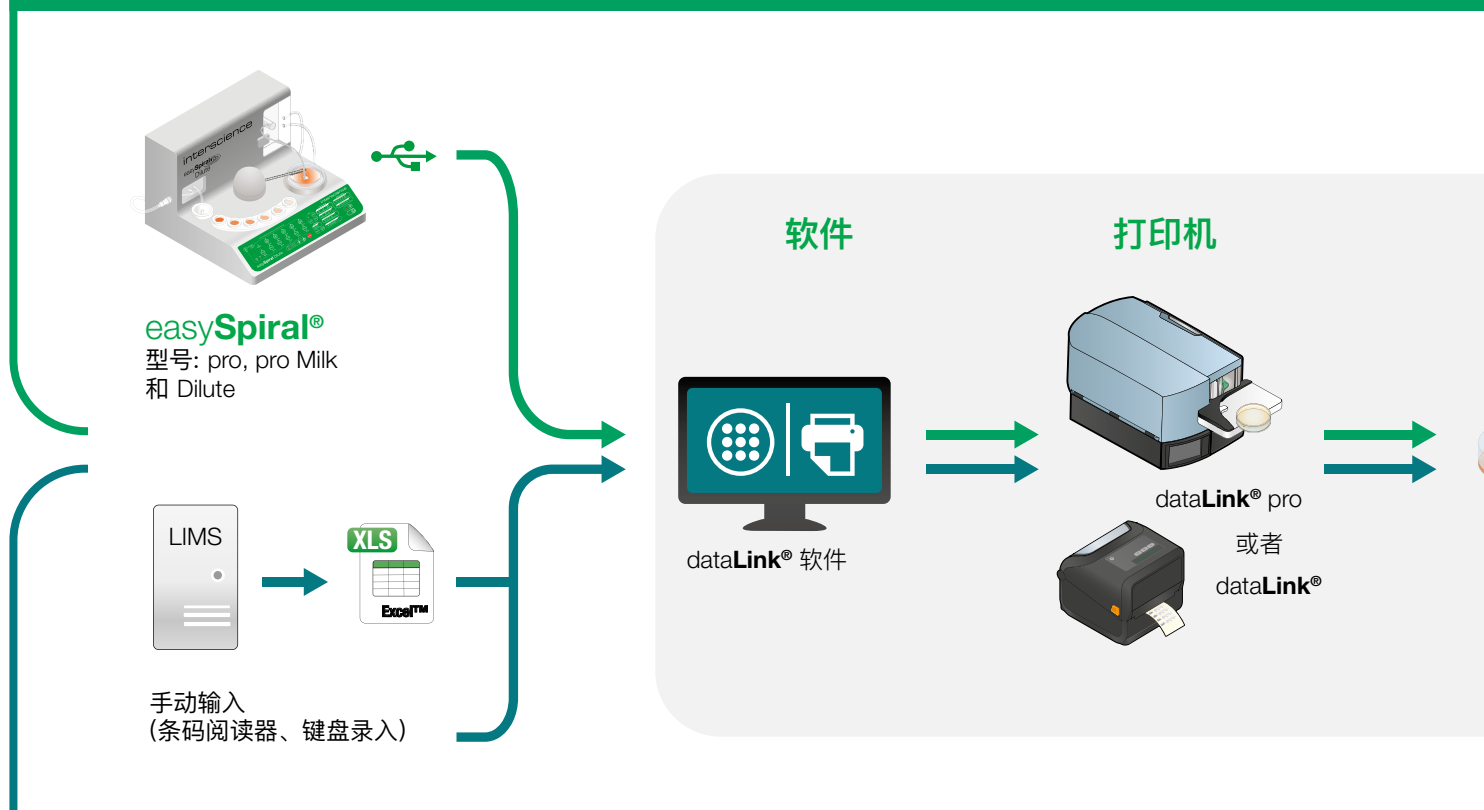

## 不搭配easySpiral® 使用

根据您的信息创建自定义标签。

## 2 种标签模式


### dataLink™

#### 基础款

- 手动贴标
- 标签尺寸：50 x 10 毫米



使用 easySpiral® 的 dataLink™ 标签示例

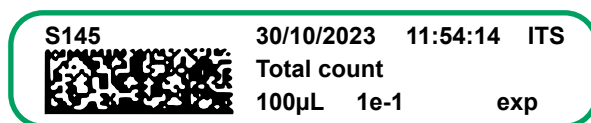

未使用 easySpiral® 的 dataLink™ 标签示例




### 为什么要在培养皿边缘贴标签?



在培养皿边缘上而不是盖子上贴标签，即使在处理不当的情况下也能保证可追溯性。手动或自动计数也很方便。

## 自动化和高效化

与 easySpiral® 接种仪连接后， dataLink™ 软件会自动接收培养皿识别参数。然后这些参数会被编码到标签上并贴在培养皿侧面。读取标签时，信息会被发送到 Scan® 计数器或 ScanStation® 上。培养和菌落计数所需参数均可自动完成设置。

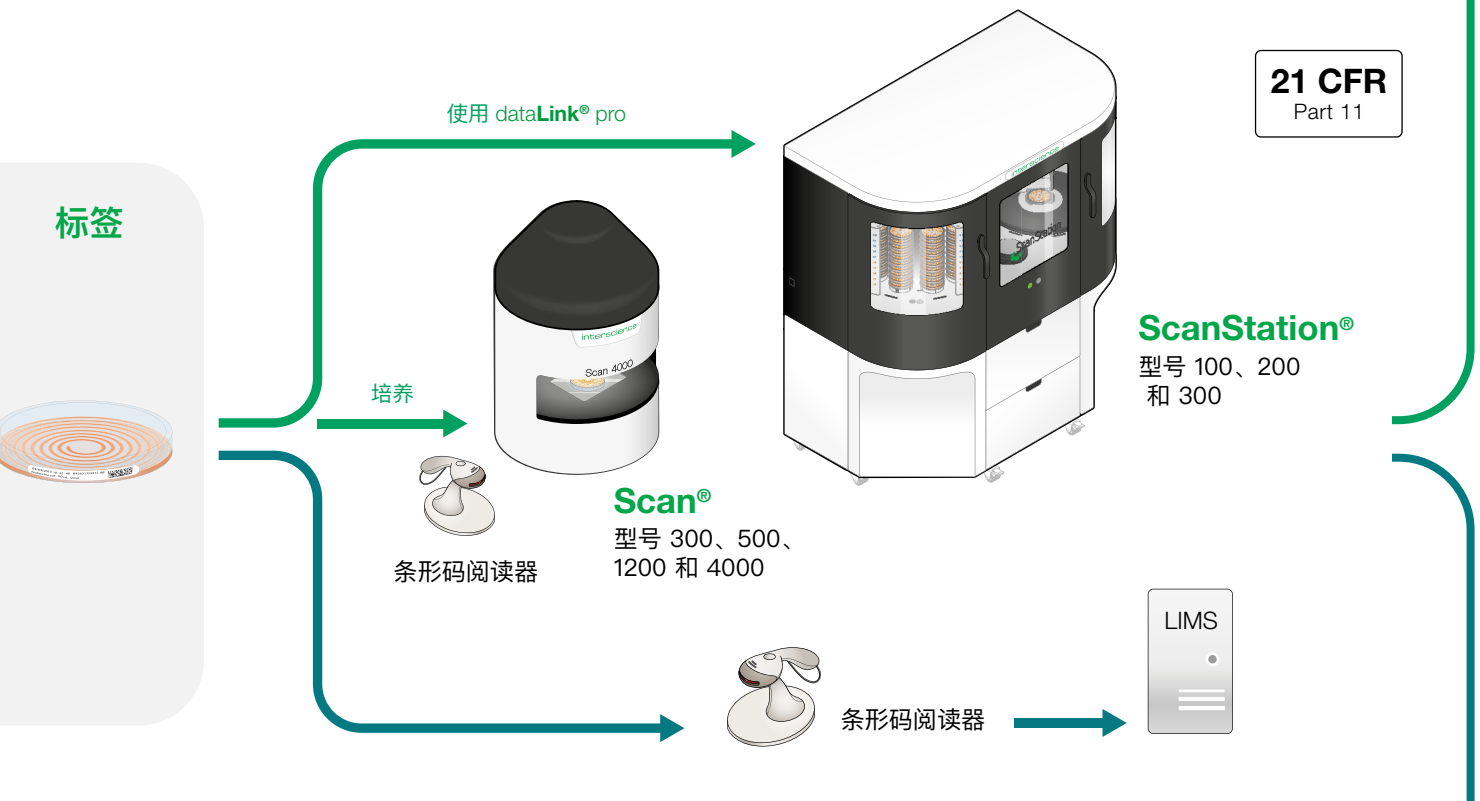


## 灵活性和定制化

dataLink™ 软件可以通过导入 Excel™ 文件来编辑分析数据。您可以选择需要的数据并设置标签的参数。数据可由外部条形码阅读器读取，并可导出至 LIMS 系统。dataLink™ 解决方案可应用到任何工作环境中。

## dataLink™ pro

### 升级款

- 半自动贴标平台
- 标签尺寸：50 x 5 毫米
- 超低标签，可兼容 ScanStation®

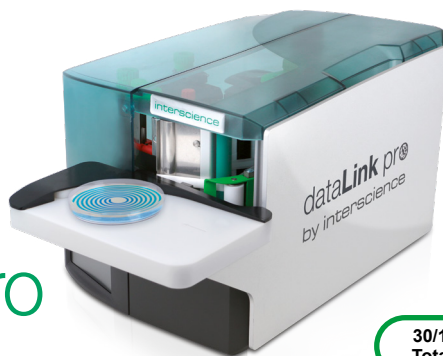

使用 easySpiral® 的 dataLink™ pro 标签示例

30/10/2023 11:54:14 S145 ITS  
Total count 100µL 1e-1 exp



未使用 easySpiral® 的 dataLink™ pro 标签示例

S145 30/10/2023 ITS  
P212 1e-1 100µL



# 技术规格和配件



dataLink™  
货号 410 100



dataLink™ pro  
货号 439 050

概述	
接种参数管理	✓
自动设置菌落计数参数	✓
导入原始数据	✓
定制标签	✓
半自动化贴标托盘	-
超低标签, 可兼容 ScanStation®	-
软件	
数据类型	接种量、稀释度、时间、接种模式、用户
数据格式	输入: 字母数字 输出: 字母数字、条形码、数据矩阵码
数据导入/导出	xlsx, csv, txt
语言	英语
用户账户管理	✓
审计追踪	✓
打印机	
打印类型	热转印
标签尺寸	50 x 10 毫米
打印分辨率	203 dpi
技术规格	
USB	1 个 USB 2.0 端口
电压 - 频率	100-240 V~ 50-60 Hz
质保	1 年
符合	21 CFR Part 11
重量和尺寸	
产品规格 (宽 x 深 x 高)	26.7 x 20.2 x 18.9 厘米
净重	2.05 千克
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高)	35 x 25 x 28.5 厘米
毛重	3.5 千克
标配	1 个 dataLink™ 打印机, dataLink® 软件, 1 个条形码阅读器, 1 根电源线, 1 根 USB 线, 2 份用户手册, 1 个热转印色带, 1 个轴心, 2 卷打印机标签纸(每卷2500个)

Interscience 产品由 Interlab 生产制造,通过了 ISO 9001 认证。

WEEE  
2002/96/EC

RoHS  
2002/95/EC



选配配件	
货号 410 120 打印机标签纸 (dataLink™) 2卷2500张适用于热敏打印机的标签-标签尺寸: 50 x 10毫米	货号 439 170 条码阅读器 适用于ScanStation®的条码阅读器, 可识别条形码(1D) 和数据矩阵(2D)
	货号 522 000 条码阅读器
货号 410 130 热转印膜 (dataLink™) 用于dataLink®打印机的热转印膜	货号 439 051 打印机标签(适用于dataLink™ pro) 3卷适用于dataLink™ pro的打印机标签 标签尺寸: 5x50毫米
	货号 439 052 热转印膜(适用于dataLink™ pro) 适用于dataLink™ pro的打印机热转印膜

本地经销商

## interscience

巴黎

电话: +33 (0)1 34 62 62 61 - 采购业务: info@interscience.com

法兰克福

电话: +49 611 7238 7770 - 采购业务: sales.germany@interscience.com

波士顿

电话: +1 781 937 0007 - 采购业务: sales.usa@intersciencelab.com

上海

电话: +86 (0)21-64739390 - 采购业务: sales.china@interscience.cn

新加坡

电话: +65 6977 7232 - 采购业务: sales.asia@interscience.com

东京

电话: +81 3 6712 9715 - 采购业务: sales.japan@interscience.com

7878 dataLink B 1223. 本手册中的图片和信息不具有合同约束力。本文档是法文手册的译文。Interscience 保留更改或改进其产品价格的权利, 恕不另行通知。请访问 www.interscience.com 了解最新价格和产品信息。RCS 950 356 220 凡尔赛, INTERSCIENCE S.A.R.L. F78860. 印刷: Justine