

instaBAG®

过滤均质袋内含脱水培养基

快速制备稀释液



新品上市

脱水培养基类型

缓冲蛋白胨水、Fraser 1/2培养基 或 脱脂奶粉

interscience

即用型培养基，方便制备

instaBAG[®] 是一款内含预设脱水培养基的过滤袋，可进行二合一的操作。无需耗时的培养基制备。



1

放置样品在 *instaBAG*[®]



2

加入无菌纯净水



3

使用均质器拍打 *instaBAG*[®]

样品制备完成，可以移液提取

过滤袋的优势

杂质在均质过程中被过滤

保质期长

防潮拉链袋：打开后方便保存



只需加水

即用型样品袋含预设脱水培养基
均质的过程中完全溶解
无纺布过滤

专利

保质期
>12个月

储存温度
+10°C 到 +30°C

脱水培养基类型：缓冲蛋白胨水、Fraser 1/2培养基 或 脱脂奶粉

instaBAG[®] EPT 可作为用于计数质量指标和单核细胞增生李斯特菌的稀释剂，以及用于检测沙门氏菌和肠杆菌的非选择性预富集。

instaBAG[®] Fraser 1/2 可作为用于检测或计数单核细胞增生李斯特菌和李斯特菌属时的初级选择性预富集。

instaBAG[®] MILK 中含有的预设培养基，用于检测沙门氏菌和产志贺毒素大肠杆菌等病原体。

节省空间




100
instaBAG



100
玻璃瓶

无浪费

100 %
利用
3 instaBAG
完成3个分析

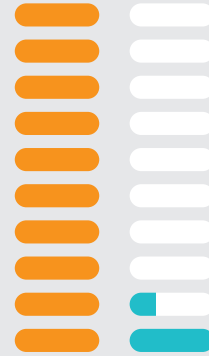

13 %
利用
1个 (5升) 袋子完成
3个分析。
剩余液体被扔掉。

更少垃圾



25公斤
完成100个分析

instaBAG
+ 稀释液 + 样品



40公斤
完成100个分析

培养基瓶
+ 袋子 + 稀释液 + 样品

方便制备



使用 instaBAG.



使用培养基制备

环保

instaBAG : 无水运输




稀释液袋



保质期长

instaBAG

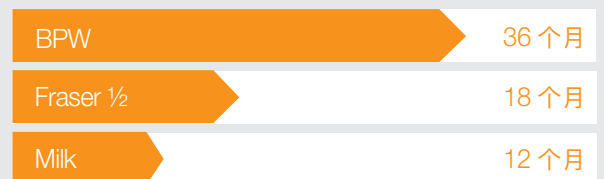


Media bottle (BPW)



BPW

技术参数

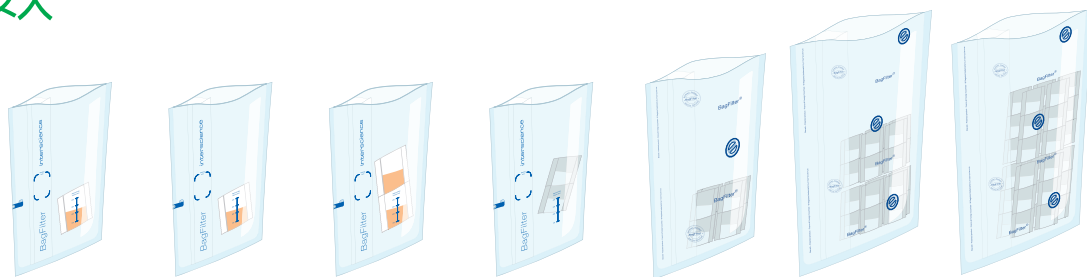

	<i>instaBAG</i> [®] EPT 90	<i>instaBAG</i> [®] EPT 225	<i>instaBAG</i> [®] Fraser ½	<i>instaBAG</i> [®] MILK 225	<i>instaBAG</i> [®] MILK 900	<i>instaBAG</i> [®] MILK 2250	<i>instaBAG</i> [®] MILK 3375
货号	114 090	114 225	114 220	115 022	115 090	115 225	115 337
袋子类型	侧无纺布滤膜均质袋						
最大均质体积	400 mL				2000 mL	3500 mL	
袋子规格	190 x 300 mm				250 x 380 mm	380 x 600 mm	
袋子材质	多层：加强型多层复合膜						
过滤方式	无纺布						
过滤孔隙率	< 250微米						
脱水培养基类型	缓冲蛋白胨水		Fraser ½培养基	脱脂奶粉			
脱水培养基重量	1.8 g	4.5 g	13 g	21.8 g	87.4 g	218.4 g	327.7 g
样品重量	10 g (± 5 %)		25 g (± 5 %)		100 g (± 5 %)	250 g (± 5 %)	375 g (± 5 %)
加水体积 (无菌去离子水)	88.2 mL (± 2 %)	220.5 mL (± 2 %)	212 mL (± 2 %)	203.2 mL (± 2 %)	812.6 mL (± 2 %)	2031 mL (± 2 %)	3047 mL (± 2 %)
均质时间	1 分钟		2 分钟	3 分钟			
每铝袋含	10 个				5 个		
保质期	36 个月		18 个月	12 个月			
储存条件	温度 + 6 °C 到 + 30 °C		温度 + 10 °C 到 + 30 °C	温度 + 15 °C 到 + 25 °C			
灭菌方式	伽马射线(10 to 25 kGy)			伽马射线(25 to 45 kGy)			
标准	ISO 11133 - ISO 11290-2 - ISO 21528-1 - ISO 7218 - ISO 6579 - ISO 6887 - FDA-BAM		ISO 11133 - ISO 11290-2 - ISO 7218 - ISO 6887 - FDA-BAM	ISO 7218 - ISO 6887 - FDA BAM			
每箱含	100 个		80 个	120 个	40 个	30 个	20 个

可根据要求提供MSDS。每个生产批次在装运前都经过检查 (提供合格证书)。

索取免费样品

认证标准

INTERSCIENCE产品由interlab公司制造，并通过ISO9001认证。



最佳组合



DiluFlow[®]
重量稀释器



instaBAG[®]



BagMixer[®]
实验室均质器

代理商

interscience

PARIS

电话: +33 (0)1 34 62 62 61 - 电子邮箱: info@interscience.com

FRANKFURT

电话: +49 611 7238 7770 - 电子邮箱: sales.germany@interscience.com

BOSTON

电话: +1 781 937 0007 - 电子邮箱: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

电话: +86 (0)21-64739390 - 电子邮箱: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE

电话: +65 6977 7232 - 电子邮箱: sales.asia@interscience.com

TOKYO

电话: +81 3 6712 9715 - 电子邮箱: sales.japan@interscience.com

www.interscience.com

InstaBAG_B 0722. 照片及技术参数可以不经通知而改变。instaBAG[®], DiluFlow[®] and BagMixer[®] 是注册商标。INTERSCIENCE有权更改或改进其产品信息。请访问INTERSCIENCE官方网站(www.interscience.com)获得产品信息。